

情報管理計画（溶液）

【書類管理】

電子化された書類データについては、パスワード管理を徹底する。

紙媒体文書については、施錠管理を徹底する。

【試料管理】

試料の管理責任は利用者が負うものとする。実験期間中利用者には鍵付冷蔵庫が貸与される。

【データ管理】

測定データの管理責任は、利用者が負う。

データ保存は、装置のハードディスク（以下、HD と記載）に直接記録するか、外付けの HD に記録する。記録媒体の選択は、利用者が行う。装置 HD にデータを記録した場合には、データ管理チェックシートに基づき、データ管理を行う。また、装置の HD にデータを記録した場合、利用終了後にデータを記録媒体に転送後、利用者が責任をもって装置 HD からのデータ消去を行う。

データ管理チェックシート
(装置 HD にデータを記録した場合)

パスワードの変更

ログイン名 : KYOYO

パスワード : XXX

でログイン後、shell を開き、利用者自身でパスワードを変更する。パスワードは、利用者の責任で管理すること。

```
$ passwd
Changing password for KYOYO
(current) password : XXX
New password :
Retype new password:
```

Topspin の起動を確認

Directory の permission の確認

Shell を開き、directory の permission を確認する。

他のユーザーからの読み込み、書き込み、実行権が与えられていないことを確認する。

```
$ cd /opt/topspin/data
$ ls -laF
drwx --- --- /KYOYO
```

Screen saver の確認

Time out を 10 分に設定している。Time out になると、画面がスクリーンセーバーに切り替わる。スクリーンセーバーの解除は、利用者の設定したパスワードが必要。

データの転送

測定終了後は利用者あるいは事業スタッフが装置 HD よりデータを外部記録媒体に転送する。データ管理は利用者の責任において行う。

データの消去

Shell を開き、HD のデータを消去すること。消去後には、データが存在しないことを事業スタッフと共に確認すること。

```
$ cd /opt/topspin/data/KYOYO/nmr
$ rm -r expname
```

パスワードの解除

利用終了後、現在のパスワードから初期設定のパスワードに変更すること。